

ACIDIMETRO PER LATTE 25 ML. CON BASE IN PLASTICA



ACIDIMETRO PER LATTE 25 ML. CON BASE IN PLASTICA

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione L'acidimetro è compreso di:

1 buretta in vetro ml.25 con base in plastica con tolleranza secondo DIN ISO 38 e riempimento rapido per semplice pressione sulla bottiglia in plastica e titolazione a goccia mediante la vite micrometrica.

1 bicchiere duran pirex 100 ml.

1 pipetta di Pasteur 1 ml. non sterile.

PASSAGGI:

1 Riempire la base in plastica con sodio idrato.

2 Premere sulla base in plastica facendo così salire il sodio idrato fino ad arrivare al livello zero.

3 Riempire il bicchiere con 50 ml. di latte.

4 Prelevare con l'apposita pipetta 1 ml. di fenoftaleina e miscelarla con il latte.

5 Posizionare il bicchiere sotto la puntina di scarico della buretta, e tramite la vite micrometrica lasciate scendere lentamente il sodio idrato e con l'agitatore iniziate ad agitare fino a quando si nota l'inizio del viraggio ossia quando il latte da bianco inizia a prendere il colore roseo fino a diventare magenta.

Leggere quanti ml. di soda sono occorsi per ottenere il viraggio e moltiplicandolo per due si ha il grado di acidità.